

ANEXO I


**PROTOCOLO PARA LA TOMA DE MUESTRA DE AMBIENTE MEDIANTE EXPOSICION DE PLACAS.**

**MATERIALES:**

Placas con medio de cultivo determinado según el microorganismo que se desea buscar.

**TOMA DE MUESTRA:**

6. Determinar el número y la ubicación de exposición de las placas.
7. Colocar una placa por punto de muestreo, según lo solicitado.
8. Retirar la tapa de cada placa manteniendo las precauciones de no contaminar la misma (apoyarla boca abajo al costado de la placa, ver dibujo).

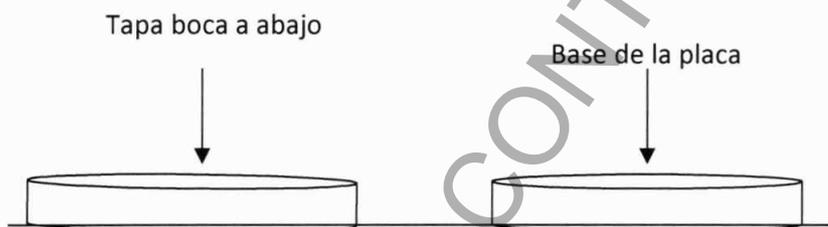

9. Dejar la placa en exposición durante el tiempo requerido.
10. Una vez completado el tiempo de exposición, tapan las placas y trasladarlas al laboratorio.
11. Trasladar al laboratorio en el menor tiempo posible (no más de 24 h), mantener a temperatura ambiente.

**DOCUMENTOS ASOCIADOS/ REFERENCIAS:**

- Standard Methods For The Examination Of Dairy Products, 17<sup>TH</sup> Edition.
- APHA. Compendium of Microbiological Examinations of Foods, APHA, 5<sup>th</sup> Edition, 2015.
- USP vigente
- Disp. 2819, ANMAT
- PR N° MUESTREO 12/03